

# 隔水震霧化器

## WB-1P-A




### 特點

- 超音波震動原理，液體粒徑約為 $2\mu\sim3\mu$
- 採用藥杯隔離，強化抗酸鹼設計
- 可將惰性氣體導入，排除氧化反應
- 配有霧化大小調整、溫度偵測、倒數計時功能，可實驗數據化



可換式藥杯

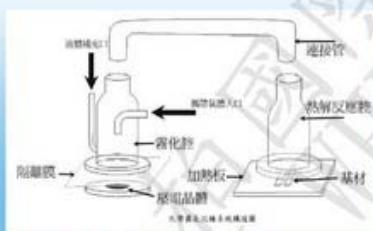

化學霧化沈積法




客製化空壓對接頭



影片介紹

惠柏國際有限公司  
WWW.WHBEST168.COM

## 1. 隔水震霧化器主體外觀

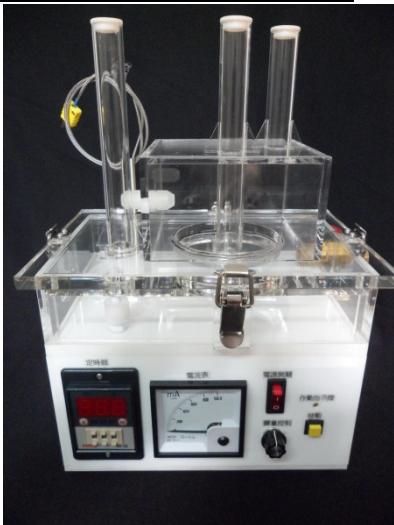


## 2. 功能介紹

- 1). 隔水藥杯設計
- 2). 附無水自動斷電裝置
- 3). 使用電源AC110v，耗電約30W
- 4). 內部使用造霧器（2.4MHz）數量：1套
- 5). 可以控制霧量大小、電源開關
- 6). 採用快速扣夾，方便拆裝
- 7). 外殼採用壓克力製作
- 8). 外觀尺寸約35\*16\*33公分
- 9). 定時器功能（時分秒控制、倒數計時）
- 10). 霧化電流檢視，方便實驗數據化
- 11). 溫度監控感測器（溫度電錶無提供）

## 3. 使用步驟

- 1). 開啓電源
- 2). 設定定時器（如右圖）
- 3) 加水加液體
- 4). 按下啟動按鍵
- 5). 霧量調整大小  
(電流調整範圍約400mA~800mA)
- 6). 開啓氣動系統（使用者端設備）
- 7). 轉動排水閥，將水排除

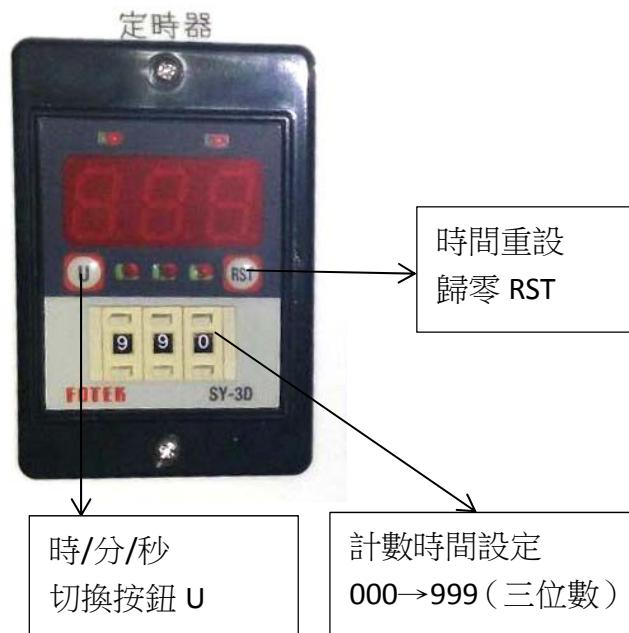

## 4. 面板檢視



## 5. 上蓋介紹

